

pH-Fix 0-14 da
Teststrimler til bestemmelse af pH-værdien
i pH-intervallet 0-14

Vejledning i brug:

1. Dyp teststrimlen i ca. 1 sek. i prøveopløsningen
2. Ryst overskydende prøveopløsning af
3. Sammenlign med farveskala og aflæs den tilhørende pH-værdi

Note:

Teststrimlen dyppes i prøveopløsningen, indtil farven på teststrimlen ikke længere ændrer sig

Opbevaring:

Undgå at udsætte teststrimlerne for sollys og fugt
Opbevar beholderen under + 30 ° C og på et tørt sted

Bortskaffelse:

Teststrimler kan bortskaffes i husholdningsaffald